

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DESTRUKTOR



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN DESTRUKTOR

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kode Dokumen	:	0070 1070 17
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd
		Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd
		Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd
		Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN DESTRUKTOR

1. Pasang kabel pada stop kontak dengan aliran listrik 220 V.
2. Tekan power.
3. Alirkan kran ke selang alat.
4. Nyalakan blower.
5. Atur suhu 200-250°C.
6. Naikkan suhu 300-500°C.
7. Setelah terjadi warna hijau bening hentikan.
8. Tabung jangan dikeluarkan dari alat tunggu sampai dingin.