

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DESIKATOR



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN DESIKATOR

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kode Dokumen	:	0070 1070 28
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd
		Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd
		Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd
		Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN DESIKATOR

1. Silika gel dioven sekitar 24 jam dan dimasukkan ke dalam desikator.
2. Tutup desikator diolesi dengan vaselin.
3. Vakum ditutup, sampel dimasukkan.
4. Kemudian tutup kembali.
5. Setelah sampel dikira sudah dingin sampel dikeluarkan.
6. Kemudian tutup kembali.