

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN HOT PLATE - STIRER



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN HOT PLATE-STIRER

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kode Dokumen	:	0070 1070 13
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN HOT PLATE-STIRER

1. Pasang kabel pada stop kontak dengan aliran listrik 220 V.
2. Tekan ON untuk menyalakan.
3. Putar tombol STIR dari arah MIN ke MAX sesuai putaran yang diinginkan.
4. Putar tombol HEAT untuk mengatur suhu dari suhu rendah (LO) ke suhu tinggi (HI).
5. Taruh sampel yang akan dipanaskan dan atau distirer.
6. Setelah selesai putar tombol HEAT ke posisi OFF.
7. Putar tombol STIR ke posisi MIN.
8. Matikan tombol ON.
9. Cabut stop kontak.