

**INSTRUKSI KERJA**  
**PENGOPERASIAN INKUBATOR**



**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**2016**



## **INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INKUBATOR**

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	<b>0070 1070 12</b>
Revisi	:	<b>6</b>
Tanggal	:	<b>1 November 2016</b>
		<b>Sekretaris Jurusan MSP</b>
Diajukan oleh	:	<b>ttd</b>  <b>Dr. Ir. M. Firdaus, MP</b>
		<b>Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP</b>
Dikendalikan oleh	:	<b>ttd</b>  <b>Qurrota A'yunin, SPi., MP</b>
		<b>Ketua Jurusan MSP</b>
Disetujui oleh	:	<b>ttd</b>  <b>Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS</b>

## **INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INKUBATOR**

1. Pasang kabel pada stop kontak dengan aliran listrik 220 V.
2. Cek atau bersihkan bagian dalam inkubator.
3. Atur dengan memutar suhu yang akan digunakan.
4. Atur waktu yang akan digunakan (otomatis/manual).
5. Inkubator siap digunakan.
6. Tulis nama, tanggal, dan waktu inkubasi pada sampel.
7. Jika melebihi waktu inkubasi mohon segera dikeluarkan dari inkubator.
8. Cabut kabel dari stop kontak.