

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN LEMARI PENDINGIN



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN LEMARI PENDINGIN

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kode Dokumen	:	0070 1070 33
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd
		Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd
		Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd
		Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN LEMARI PENDINGIN

1. Pasang kabel pada stop kontak.
2. Atur suhu pendingin (cek suhu) sesuai yang diperlukan.
3. Bahan-bahan yang akan disimpan diberi nama, tanggal penyimpanan, dll.
4. Masukkan bahan-bahan dan tata dengan teratur.
5. Bahan-bahan yang sudah tidak dipergunakan segera dikeluarkan dari Lemari Pendingin.
6. Jaga kebersihan bagian dalam Lemari Pendingin.
7. Untuk mencegah kontaminasi bersihkan lemari pendingin seminggu sekali.