

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MIKRO PIPET



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MIKRO PIPET

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kode Dokumen	: 0070 1070 09
Revisi	: 6
Tanggal	: 1 November 2016
	Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	: ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP
	Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	: ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP
	Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	: ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN MIKRO PIPET

1. Putar pemutar pipet untuk menentukan ukuran volume yang diinginkan (min. 100 μL max. 1000 μL).
2. Posisikan tangan sedemikian rupa sehingga ibu jari berada tepat di atas kepala pipet sedangkan jari lainnya memegang tangkai /badan pipet.
3. Pasang tip mikropipet pada ujung pipet.
4. Tekan kepala pipet sebelum mengambil/mendapatkan cairan (bahan/reagent) kemudian lepas dengan pelan tekanan seiring dengan masuknya cairan yang diambil.
5. Tekan kembali kepala pipet untuk mengeluarkan cairan tersebut.
6. Tekan bagian yang ada tepat dibelakang kepala pipet untuk melepaskan tip.
7. Lakukan pembersihan *body* dari kotoran.