

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MUFFLE



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN MUFFLE

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	0070 1070 26
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd
		Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd
		Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd
		Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN MUFFLE

1. Pasang kabel pada stop kontak dengan aliran listrik 220 V.
2. Menekan power untuk menghidupkan.
3. Tekan tombol T.star (muncul pengabuan dengan suhu 650°C).
4. Tekan tombol stop.
5. Tekan tombol time untuk penentuan waktu lamanya pengabuan.
6. Tekan tombol T.star lagi untuk pengabuan.
7. Setelah selesai pengabuan suhu akan turun sendiri sampai suhu 120°C kemudian sampel bisa diambil dan ditaruh di desikator.
8. Setelah suhu turun 10°C power bisa dimatikan.