

**INSTRUKSI KERJA**  
**PENGOPERASIAN SENTRIFUGE**



**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**2016**



## INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN SENTRIFUGE

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	: 0070 1070 24
Revisi	: 6
Tanggal	: 1 November 2016
	<b>Sekretaris Jurusan MSP</b>
Diajukan oleh	: ttd  <b>Dr. Ir. M. Firdaus, MP</b>
	<b>Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP</b>
Dikendalikan oleh	: ttd  <b>Qurrota A'yunin, SPi., MP</b>
	<b>Ketua Jurusan MSP</b>
Disetujui oleh	: ttd  <b>Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS</b>

## **INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN SENTRIFUGE**

1. Nyalakan aliran listrik.
2. Tekan tombol "power".
3. Tekan tombol merah untuk membuka alat.
4. Cek kebersihan bagian dalam alat.
5. Masukkan sampel ke dalam kuvet sebanyak 2 buah/4 buah/6 buah/12 buah.
6. Putar tombol kecepatan yang diinginkan (rpm).
7. Putar tombol waktu yang diinginkan (menit).
8. Setelah selesai, tunggu beberapa saat.
9. Setelah pemakaian pertama, istirahatkan alat 15 menit, baru kemudian dipakai untuk pemakaian kedua. Begitu seterusnya sampai selesai.
10. Bersihkan bagian dalam alat dengan lap yang telah dibasahi alkohol.
11. Setelah bersih, matikan tombol "power".
12. Lepaskan aliran listrik.
13. Sebelum dan setelah pakai alat, kondisi alat harus dalam keadaan bersih.