

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN TIMBANGAN
ANALITIK



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN TIMBANGAN ANALITIK

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kode Dokumen	:	0070 1070 27
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN TIMBANGAN ANALITIK

1. Sambungkan kabel pada aliran listrik (220 V).
2. Pastikan “water pass” berada pada posisi tengah.
3. Tekan panel “on/off “ untuk menghidupkan timbangan.
4. Letakkan wadah yang dipakai untuk alas menimbang.
5. Kemudian tekan “ ZERO +/- “, tunggu sampai monitor menunjukkan angka nol (0).
6. Letakkan bahan yang akan ditimbang pada wadah.
7. Beban neraca analitik maksimum 100 gram (termasuk wadah).
8. Setelah selesai menimbang tekan panel ”on/off” untuk mematikan neraca analitik dan bersihkan bagian dalam dan luar menggunakan tissue/lap bersih.
9. Cabut kembali kabel dari aliran listrik.