

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN TIMBANGAN DIGITAL



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN TIMBANGAN DIGITAL

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kode Dokumen	:	0070 1070 11
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN TIMBANGAN DIGITAL

1. Pasang stop kontak pada aliran listrik.
2. Pastikan *water pass* berada pada posisi tengah.
3. Tekan tombol ON:OF untuk menghidupkan timbangan.
4. Setelah muncul angka 0 pada layar, tekan tombol RE-ZERO.
5. Letakkan wadah yang dipakai untuk alas menimbang.
6. Letakkan sampel yang akan ditimbang (Maximal berat : 600 g).
7. Selesai menimbang untuk mematikan timbangan tekan tombol ON:OF.
8. Setelah menimbang timbangan harus dalam kondisi bersih lagi, tidak boleh ada bekas bahan dan bekas air yang menempel.
9. Cabut kembali stop kontak dari aliran listrik.