

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN VORTEX MIXER



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN VORTEX MIXER

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	0070 1070 10
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd
		Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd
		Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd
		Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN VORTEX MIXER

1. Pasang kabel pada stop kontak dengan aliran listrik 220 V.
2. Tekan tonbol SWITCH ke arah **1**.
3. Atur speed untuk mengatur fungsi mixer (berputar dengan tekan atau berputar secara langsung).
4. Pegang tabung yang berisi cairan yang akan dimixer dan sentuhkan pada permukaan mixer berbantal karet sehingga cairan akan tergojok.
5. Bila telah selesai, kembalikan SWITCH pada posisi **0**.
6. Cabut kabel dari stop kontak.