

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN WATERBATH



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN WATERBATH

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kode Dokumen	: 0070 1070 30
Revisi	: 6
Tanggal	: 1 November 2016
	Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	: ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP
	Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	: ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP
	Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	: ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN WATERBATH

1. Cek banyaknya air dalam alat. Jika jumlah air kurang, tambahkan air sampai mencapai $\frac{1}{2}$ batas wadah.
2. Nyalakan aliran listrik.
3. Tekan tombol "on".
4. Putar tombol suhu sesuai yang diinginkan.
5. Masukkan sampel jika suhu sudah mencapai suhu yang diinginkan (sesuai indikator suhu).
6. Setelah selesai, matikan tombol "on".
7. Keluarkan sampel.
8. Matikan aliran listrik.